

HY-B 双层回旋振荡器

一、HY-B 双层回旋振荡器概述：

HY-B 双层回旋振荡器采用**优质冷轧钢板**精心制作，**运行平稳**，**噪音小**，具有**结构合理**，**操作简便**，**稳定性能好**等特点满足不同客户需要，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验设备。

二、HY-B 双层回旋振荡器使用方法：

- 1.将振荡器的控制器的后插接口、插入振荡器主机的插口中。
- 2.首先将需振荡的容器（瓶）放入振荡盘弹簧中，容器中的溶液不能超过容器的三分之一，否则必须加塞。
- 3.如果三角烧瓶的夹具中有摇晃的现象，可在所有的三角烧瓶的夹具中、加入一块衬垫、再将三角烧瓶放入夹具中。
- 4.察看定时旋钮，旋在 ON（常开）位置或您所需指定的时间位置。
- 5.将调速旋钮逆时针旋至最低速位置，打开电源开关，电源指示灯亮，再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度。



可以根据用户的需要定做大容量和特殊规格的振荡器

常州亿通分析仪器制造有限公司

地址：江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路 180 号

电话：0519-82362388 82362000