

回旋式调速振荡器的使用方法和注意事项

回旋式调速振荡器是各大专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室、实验室*的理想工具，大大提高了实验人员的工作效率，可做试管，分液漏斗、三角烧瓶等容器的溶液分析，解决了其他振荡器工作时移动现象，无噪声，并添置了定时装置，方便了化验人员。使用回旋式调速振荡器时，先接通电源再把需要振荡溶液的容量瓶放入弹簧夹具中，把口用橡胶塞盖紧，打开定时器，选择你所需要控制的时间或打开到常开位置上，再打开电源开关，即开始工作。工作时，请选择你满意的振荡速度，调速开关受定时器控制，开机工作时应低速起动。

四、 回旋式调速振荡器注意事项

- 1、 为确保安全，使用时请接上地线（即三脚插头）
- 2、 不工作时，应关闭和切断电源，以防发生意外
- 3、 仪器应保持清洁干燥，严禁用金属锤敲打

常州亿通分析仪器制造有限公司

地址：江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路 180 号

电话：0519-82362000 82362388